

RUDOLPH RESEARCH ANALYTICAL OCTAPOL® GUIA RÁPIDO

3 VERSÕES PARA ESCOLHER

OCTAPOL®

O reconhecido e padrão na indústria para preparar amostras de caldo de cana para medições de pureza

OCTAPOL RED®

Especialmente formulado para reduzir partículas mais finas do caldo de cana bruto

OCTAPOL BLACK®

Fórmula aprimorada feita especialmente para clarificação de amostras de caldo de cana mais escuro

Ambientalmente amigável

Clarificação eficaz, adequada para uso nos Laboratórios de Fábrica

RUDOLPH RESEARCH ELEVA O OCTAPOL® A OUTRO NÍVEL

QUALIDADE

- NOVA UNIDADE INDUSTRIAL DE PRODUÇÃO
- SEM SUB-ACETATO DE CHUMBO OU METAIS TÓXICOS - SIGNIFICA QUE É SEGURO PARA OS ANALISTAS E O MEIO AMBIENTE
- ATENDIMENTO EXCEPCIONAL AO CLIENTE
- MISTURAS CONSISTENTES ENTRE OS DIFERENTES LOTES DE PRODUÇÃO

CONSISTÊNCIA

- TECNOLOGIA DE MISTURA AVANÇADA
- MISTURADO EM AMBIENTE COM TEMPERATURA CONTROLADA
- EQUIPE DEDICADA

EFICIÊNCIA DE CUSTOS

- RESULTADOS MAIS RÁPIDOS ECONOMIZAM TEMPO E DINHEIRO
- QUANTIDADES MENORES NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DE ANÁLISE
- INDEFINIDAMENTE ESTÁVEL, PERMITINDO A COMPRA EM MAIORES QUANTIDADES



Não contém sub-acetato de chumbo ou quaisquer outros metais pesados tóxicos



Não contém produtos químicos tóxicos de qualquer tipo

Constituintes orgânicos são biodegradáveis

Filtração rápida, adequado para uso no Laboratório Industrial

Custo é razoável, varia de acordo com o tipo de amostra, mas aproximadamente US\$ 0,10 por amostra

Estável indefinidamente no estado não ativado

Válido por 30 dias após a ativação

Não requer equipamentos ou procedimentos especiais

Procedimentos de laboratório disponíveis em inglês, espanhol e português

Sem restrições de transporte marítimo ou aéreo, pode ser enviado para o mundo todo

OCTAPOL® GUIA RÁPIDO

INSTRUÇÕES DE USO

PASSO 1

PARA OCTAPOL® e OCTAPOL RED®

Abra e esvazie o ativador no frasco do reagente OctaPol®



PASSO 1

PARA OCTAPOL BLACK®

Abra e esvazie os dois sacos de ativador no frasco do reagente OctaPol®



PASSO 2

Assim que o ativador for adicionado ao reagente, coloque a tampa novamente e feche bem. Em seguida, agite vigorosamente por 5 minutos. A Rudolph reconhece que uma mistura eficiente maximiza os resultados. Estamos oferecendo como opção um misturador. Entre em contato conosco para mais informações



À MÃO



COM MISTURADOR

PASSO 3

Após a mistura, deixe o Octapol® repousar por pelo menos 5 minutos



PASSO 4

Em um frasco, adicione 100ml de caldo de cana não clarificado e depois cerca de 5 gramas de OctaPol®



5 gramas de OctaPol®

PASSO 5

Vedar o frasco com uma tampa, e misturar vigorosamente o conteúdo por cerca de 20 segundos



Quando terminar, a amostra deve possuir a consistência de um milk shake

PASSO 6

Use funil e filtro de papel para recolher o filtrado



É preferível usar o filtro de papel canelado

Os primeiros 10ml de filtrado devem ser descartados ou devolvidos ao frasco para refiltragem

PASSO 7

Seu resultado deve ser uma solução clara com um leve tom amarelado. Esta solução clarificada agora está pronta para análise em seu sacarímetro Rudolph Research Analytical

Cor original da amostra



Muito escuro
Boa amostra
Muito clara

Estas sugestões de cores da solução são diretrizes - cada laboratório de CQ pode ter diferentes especificações de solução e objetivos de clareza